



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

霉菌毒素及抗生素免疫亲和柱

(长期接受 OEM, 经销, 代理)





山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

亲和柱回收率》90%

产品名称	国标柱容量	实际柱容量	平行性
黄曲霉毒素总量亲和柱	300ng	300ng	≅5%
黄曲霉毒素M1亲和柱	150ng	300ng	≅5%
玉米赤霉烯酮亲和柱	1500ng	2000ng	≅5%
呕吐毒素亲和柱	1500ng	2000ng	≅5%
赭曲霉毒素A亲和柱	300ng	1000ng	≅5%
伏马毒素亲和柱	500ng	1000ng	≅5%
T2毒素亲和柱	1500ng	2000ng	≅5%
		高于国家标准	

特点:

- 1.采用高特异性高亲和力的单克隆抗体，柱容量等于高于国家标准；
- 2、稳定性好，回收率≥90%，可重复性<5%；
- 3.样本前处理方法多合一，客户使用便捷；
- 4.适用于食品、粮油、饲料、中草药、调味品等。

客户验证报告:



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

产品检验报告单

表单号: TLQ19081604

产品名称	AFT-免疫亲和柱	批号	LD-001				
样品来源	LD	编号	TLQ190816045440-5453				
请验要求描述 验证 AFT 免疫亲和柱回收率							
色谱条件	流动相: 乙腈: 甲醇: 水=10: 30: 60	液相: 岛津液相, 荧光检测器					
	流速: 1 mL/min; 进样量: 20ul 检测波长: 360nm 450nm Sensitivity: high	压力: 15.6 Mpa; 柱温: 室温 色谱柱编号: 10 Gain: 1					
数据保存位置 D:/DATA/黄曲霉/20190816							
检测结果	名称	总上柱量 (ng)	检测毒素	(仪器回收率(%))	(仪器回收率(%))	合格标准	
	空高	250ng	G2	87.87	78.37	≥80%	合格
			G1	98.58	91.16		
			B2	94.18	85.59		
			B1	98.54	89.54		
	空低	AFT-20ng	G2	103.90	101.01	合格	
			G1	104.57	99.72		
			B2	106.33	102.86		
	样加标	以 B1 20ng/g	G2	88.98	93.70	合格	
			G1	88.54	92.72		
			B2	92.33	93.97		
			B1	112.70	114.13		
	残留	2根 1ml 甲醇洗脱合并吹至 500ul 上机 液相: 残留 B1 0.013 0.021 液质: 0.008 0.015			<0.004	不合格	
	检验人:	耿红 W	核对人:	张红 W	检验日期:	2019.8.20	
	研发部主管						
主管意见							

价格面议

公司地址: 山东省滨州市黄河二路 169 号绿都生物高科技园

网站: <http://www.lvdu.net> www.landubio.com

邮编: 256600

订货咨询电话: 武经理 0543-3202800、18266598399