



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

地塞米松免疫胶体金快速检测试剂卡使用说明

【产品简介】 本产品用于快速检测原奶（生鲜乳）中的地塞米松类药物残留，整个检测过程只需要15分钟左右，适用于各类企业及检测机构。**地塞米松0.3PPB呈阳性结果**

【产品组成】

地塞米松免疫胶体金快速检测试剂卡
说明书（1份/盒）


【需使用但未提供的试剂、器具】

加热器、微量移液器

【操作步骤】

1. 撕开地塞米松免疫胶体金快速检测试剂卡包装，取金标微孔。
(实验环境的温度必须20度以上. 冷冻过的原奶, 明显出现颗粒的, 容易导致跑板不完全, 此时必须使用加热器或者离心取中间层样本进行检测)
2. 用移液枪取150 μ L 生乳于金标微孔中, 2分钟后用滴管吹打生乳, 使微孔中的金和生乳充分混匀, 再等2分钟后, 将金标微孔中的待检测液体全部转移到检测卡的加样孔中。
3. 8~10分钟后判读结果(阴性样本3分钟内可能会偏阳, 请在判读时间内判读)。

【结果判断】

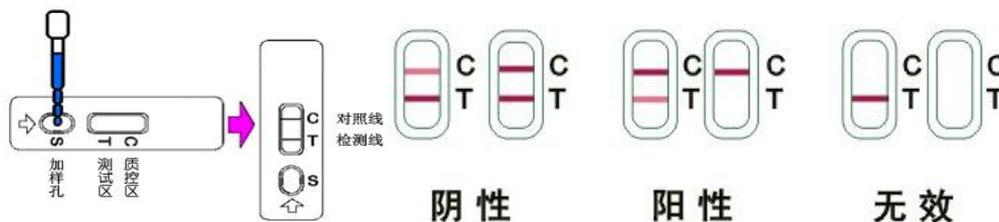

- ◆ 阴性（-）：T线（检测线，靠近加样孔一端）显色比C线（对照线）深或一样深，表明样品中地塞米松类药物浓度低于检测限或无地塞米松类药物残留。
- ◆ 阳性（+）：T线显色明显比C线浅，或T线无显色，表明样品中地塞米松类药物浓度高于检测限；T线比C线越浅，表明样品中地塞米松类药物浓度越高。
- ◆ 无效：未出现C线，可能操作不当或试剂板已失效。应再次阅读说明书，并用新的试剂板重新测试。

【注意事项】

- ⊗ 试剂板一次性使用；⊗ 不要使用过期试剂条，废弃物应妥善处理；⊗ 请勿触摸试剂条中央的白色膜面；⊗ 切勿重复使用配备的滴管，以免交叉污染；⊗ 切勿食用配备的试剂；
- ⊗ 若需直接检测标准品，我方可提供配置液；⊗ 试验遇到的任何问题，请与供应商联系。

【特异性】

本产品与喹诺酮、氯霉素、磺胺类药物无交叉反应。

【贮存条件】

4℃~30℃避光保存，切勿冷冻。



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

【有效期】

12 个月。

【生产日期及批号】 详见包装袋。