



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

链霉素免疫胶体金快速检测试剂板

【产品简介】本产品用于快速检测各种奶样（酸奶不适合用本品检测）中的链霉素残留，整个检测过程只需要20分钟左右，检出限为 $100 \mu\text{g/kg}$ (ppb)，适用于各类企业及检测机构。

【产品组成】

- 链霉素免疫胶体金快速检测试剂板 说明书


【需使用但未提供的试剂、器具】

加热器、微量移液器

【操作步骤】

- 撕开链霉素免疫胶体金快速检测试剂板包装，取试剂板。
(试验环境的温度必须20度以上. 冷冻过的原奶, 明显出现颗粒的, 容易导致跑板不完全, 此时必须使用加热器加热或者离心取中间层样本进行检测。)
- 用移液枪取 $150\mu\text{L}$ (或用滴管取5滴) 生乳滴加到试剂板的加样孔中。
- 8~10 分钟后判读结果。

【结果判断】

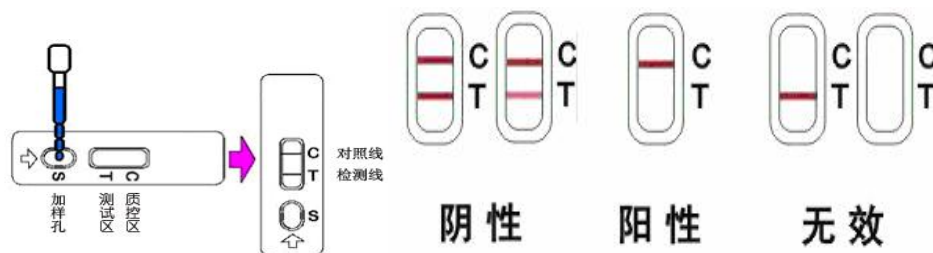

- 阴性 (—): T 线 (检测线, 靠近加样孔一端) 显色, 表明样品中链霉素浓度低于检测线或无链霉素残留。

- 阳性 (+): T 线无显色, 表明样品中链霉素浓度高于检测线;

- 无效: 未出现 C 线, 可能操作不当或试剂板已失效。应再次阅读说明书, 并用新的试剂板重新测试。

【注意事项】

- 试剂条一次性使用;
- 不要使用过期试剂条, 废弃物应妥善处理;
- 请勿触摸试剂条中央的白色膜面;
- 切勿重复使用配备的滴管, 以免交叉污染;
- 切勿食用配备的试剂;
- 若需直接检测标准品, 我方可提供配置液;
- 试验遇到的任何问题, 请与供应商联系。

【特异性】

本产品与氯霉素、喹诺酮类、磺胺类等药物无交叉反应。

【贮存条件】

$4^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 避光保存, 切勿冷冻。



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

【有效期】

12 个月。

【生产日期及批号】 详见包装袋。